



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Стейк D2




ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для исследования на
трихинеллез
Трихинеллоскопы

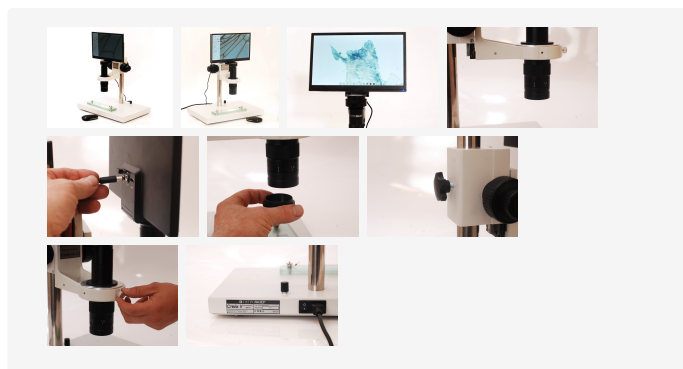

Описание

Цифровой трихинеллоскоп на основе планшетного компьютера, заблокированного с камерой разрешения FULL HD.

Назначение

СТЕЙК-D2 реализует компрессорный метод контроля образцов мяса, также на нем



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

можно проводить исследование надосадочной жидкости при исследовании методом переваривания в искусственном желудочном соке.

Особенности

Используется цифровая камера высокого разрешения, и FULL HD — LED монитор, позволяющие получить четкое, контрастное изображение. ZOOM — объектив обеспечивает изменение коэффициента увеличения. Это позволяет рассматривать на экране как всю ячейку целиком, так и подробности структуры микропрепарата.

Светодиодный матричный осветитель обеспечивает белый равномерно рассеянный свет просвечивающий размещённый в компрессории образец. Изображение через объектив поступает на матрицу камеры и выводится на ЖК-экран планшетного компьютера для визуального контроля.

При включении планшетного компьютера автоматически запускается программа позволяющая делать цифровое увеличение и проводить геометрические измерения отображаемого изображения (расстояние между точками, углы, диаметры и т.п.). Управление прибором осуществляется с помощью компьютерного манипулятора типа «мышь».

Так же в планшетный компьютер может подключаться флеш-карта через USB для сохранения фото и видео изображений.

Характеристики

Минимальный коэффициент увеличения, не более	9
Максимальный коэффициент увеличения, не менее	200
Размер экрана (диагональ), мм	300
Разрешение монитора	1920 x 1080
Разрешение видеокамеры	1920 x 1080



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Возможность цифрового увеличения	Да
Максимальная просматриваемая высота прозрачного объекта, мм	80
Возможность записи изображения на CD карту	Да
Регулировка яркости освещения	Да
Электропитание	220В/50 Гц
Энергопотребление, не более, Вт	50
Габаритные размеры, мм	300x400x560
Масса, не более, кг	10